


Metrosep A Supp 7

Metrosep A Supp 7 – die ideale Säule für die Trinkwasseraufbereitung

Mit der Metrosep A Supp 7 - 250/4.0 bietet Metrohm die ideale Säule für diese Applikation. Die Säule ermöglicht eine **hervorragende Trennung der Oxohalogenide in tiefen Konzentrationen von den Standardanionen**, die im mg/L Bereich vorliegen können.

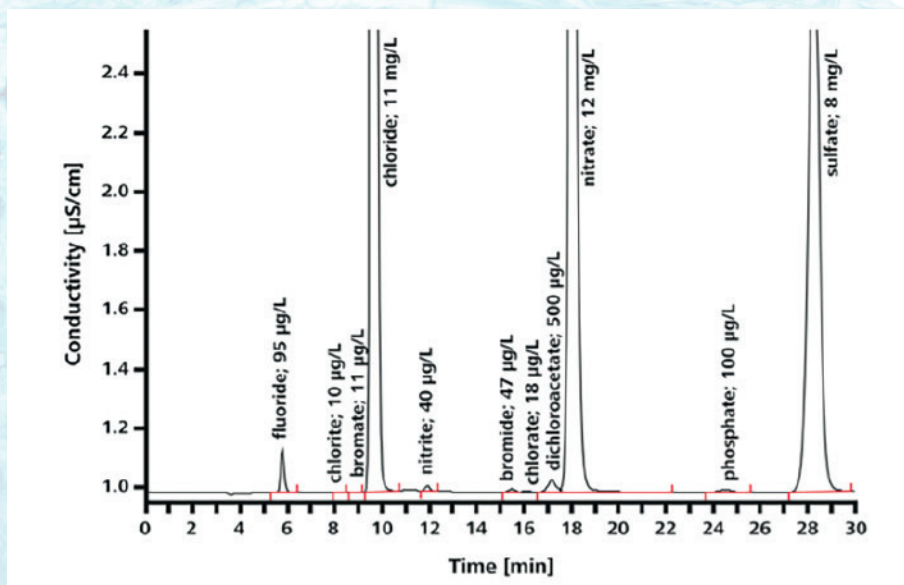

Metrosep A Supp 7 - 250/4.0; 3.6 mmol/L Natriumcarbonate, Säulentemperatur 45 °C, Probenvolumen 50 µL, Fluss 0.7 mL/min, Inline Ultrafiltration, sequentielle Suppression, Leitfähigkeits-Detektor

Richtigkeit der Analyseergebnisse mit der Metrosep A Supp 7

Analyt	Konzentration [µg/L]	Wiederfindung [%]
Chlorit	5.0	96.7
Bromat	5.0	106.1
Chlorat	5.0	99.2

Die Metrosep A Supp 7 meistert neben der Analyse der Oxohalogenide auch ...

- die Analyse organischer Säuren wie Glycolat, Acetat, Formiat, Malonat, Succinat, Oxalat.
- Gradienten für die Optimierung der Applikationen.
- die schnelle Analyse beispielsweise von Thiosulfat, Thiocyanat, Perchlorat.

Schon gewusst? Metrohm Trennsäulen ...

- lassen sich auch in Geräten anderer Hersteller einsetzen.
- ermöglichen die freie Wahl von Kapazität bzw. Säulenlänge je nach Applikation.
- speichern die Anzahl der Injektionen und Arbeitsstunden einer Säule.
- sind verträglich mit organischen Modifiern wie Aceton, Acetonitril und Methanol.
- bieten robuste Schweizer Qualität und dadurch eine lange Lebensdauer.

Bestellinformationen

- 6.1006.620** Metrosep A Supp 7 - 150/4.0
- 6.1006.630** Metrosep A Supp 7 - 250/4.0
- 6.1006.640** Metrosep A Supp 7 - 150/2.0
- 6.1006.650** Metrosep A Supp 7 - 250/2.0

www.metrohm.com

 **Metrohm**